



# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

## Labtex AATCC M6

**Máy giặt lồng đứng**



Thạch Anh Vàng  
+84 (28) 225 345 88  
[ts@thachanhvang.com](mailto:ts@thachanhvang.com)

## TIÊU CHUẨN

Các tiêu chuẩn máy giặt Labtex AATCC M6 đáp ứng:

- AATCC TM88B
- AATCC TM88C
- AATCC 124
- AATCC 135
- AATCC 143
- AATCC 150
- AATCC LP1-2018

## NGUYÊN TẮC AN TOÀN

- Đọc hết Quick Start trước khi sử dụng.
- Đảm bảo ngắt nguồn điện khi tháo lắp, sửa chữa.

## GIAO DIỆN SỬ DỤNG

Đèn chỉ thị trạng thái



Núm xoay điều chỉnh lượng nước

Bộ kiểm soát nhiệt độ nước đầu vào

Nút nhấn cài đặt nhiệt độ

Núm xoay lựa chọn chương trình

## ĐIỀU CHỈNH LƯỢNG NƯỚC



- Sử dụng núm xoay để kiểm soát lượng nước đầu vào máy giặt.

## BỘ KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ NƯỚC ĐẦU VÀO



- Nhiệt độ nước đầu vào có thể được cài đặt từ 25-60 °C với độ chính xác  $\pm 3$  °C.
- Dùng 2 nút nhấn trái và phải để cài đặt giá trị nhiệt độ mong muốn:
  - + Phím trái để giảm nhiệt độ.
  - + Phím phải để tăng nhiệt độ

## CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIẶT



- Nút xoay bên phải bảng điều khiển dùng để lựa chọn các chương trình giặt. Tổng cộng có 6 quy trình được phân loại thành: Normal, Delicate, Permanent Press, Custom, Rinse & Spin, Drain & Spin.
- Màn hình phía bên trái thể hiện giao diện của các chương trình giặt, các nút nhấn bên dưới bao gồm nút tùy chọn nhiệt độ (27 °C, 41 °C, 49 °C, 60°C) và lựa chọn chế độ xả (On hoặc Off).
- Sau khi đã cài đặt tất cả các thông số, nhấn nút Start để thiết bị hoạt động.